



## Comment choisir le bon objectif dans la table de calibration (après capture)

**\*NB:** Après avoir calibré le logiciel (FAQ 2 Comment calibrer avec un point) il faudra sélectionner dans la table de calibration l'objectif calibré auparavant.  
Par exemple : **4X-Motic**

1. Après avoir calibré et fait la première mesure, il est possible que cette mesure soit incorrecte.

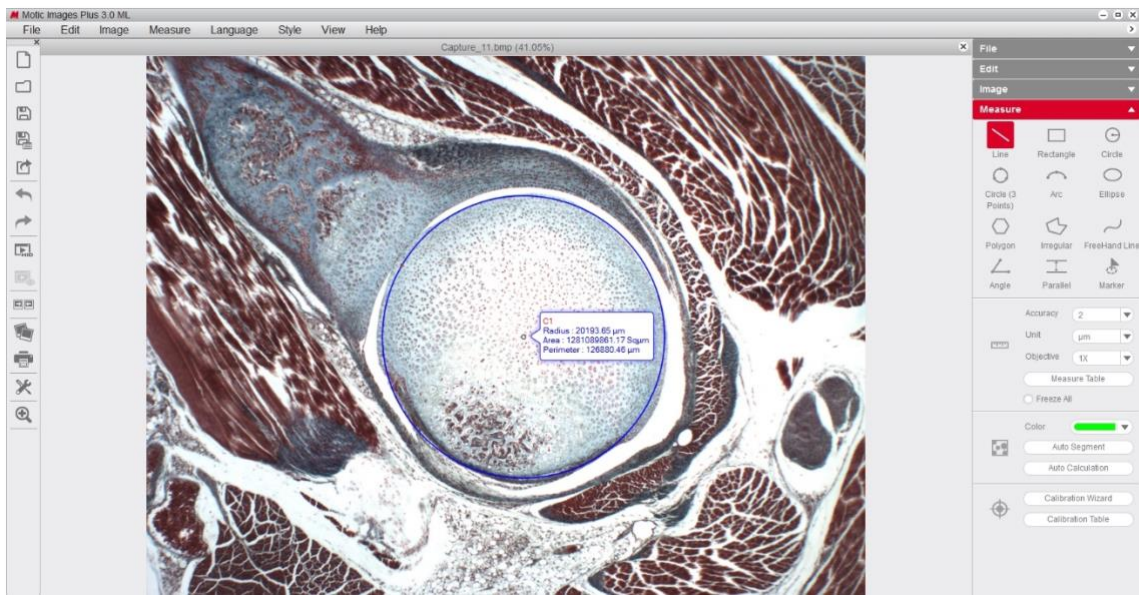


2. Allez à **“Measure”** sur le côté droit de l'écran du logiciel, puis cliquez sur l'option **“Calibration Table”** située tout en bas.

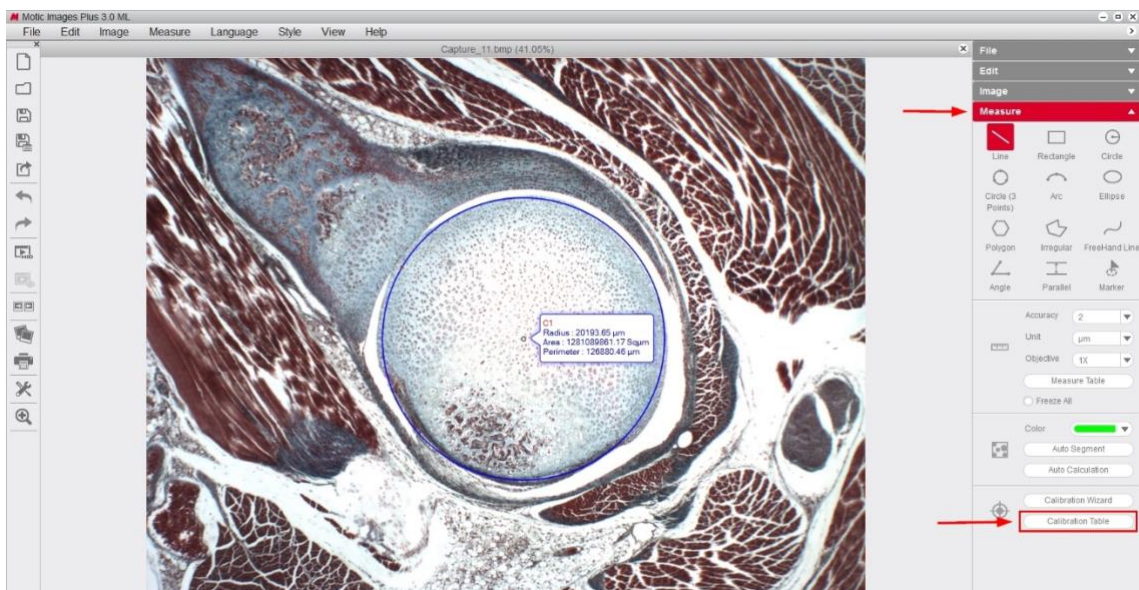




- Dans cette table vous trouverez une liste d'objectifs listés par défaut (qui ne sont pas calibrés), ainsi que la nouvelle calibration que vous avez créé. Sélectionnez l'objectif que vous avez calibré, par exemple 4X-Motic, il doit être identique à l'objectif avec lequel l'image a été capturée.

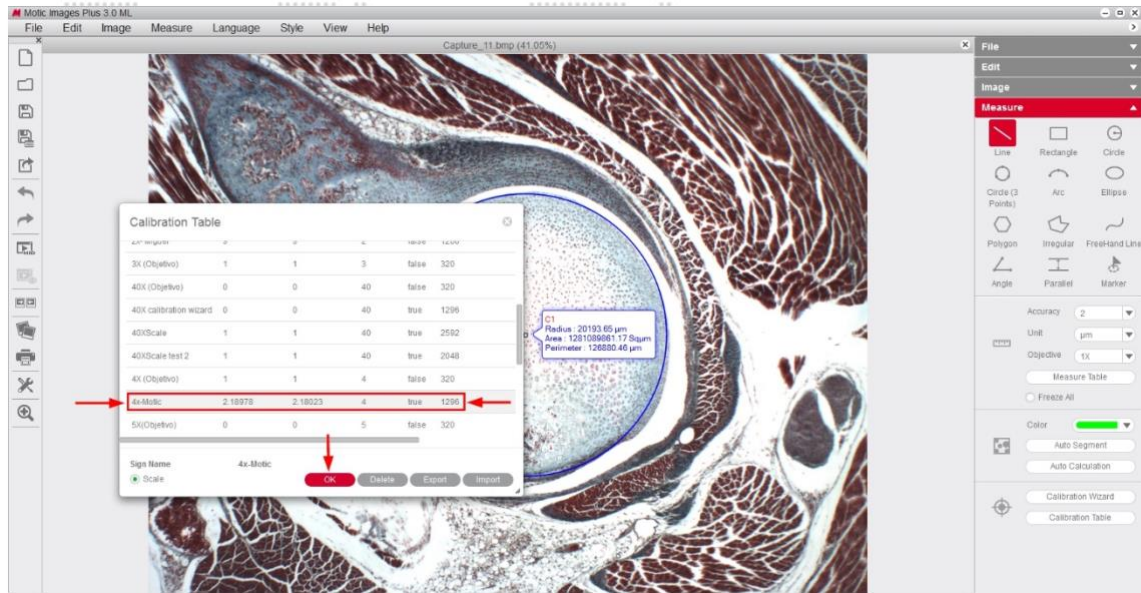

- Après avoir sélectionné l'objectif calibré, les mesures effectuées dans l'image ont changé et sont désormais correctes.

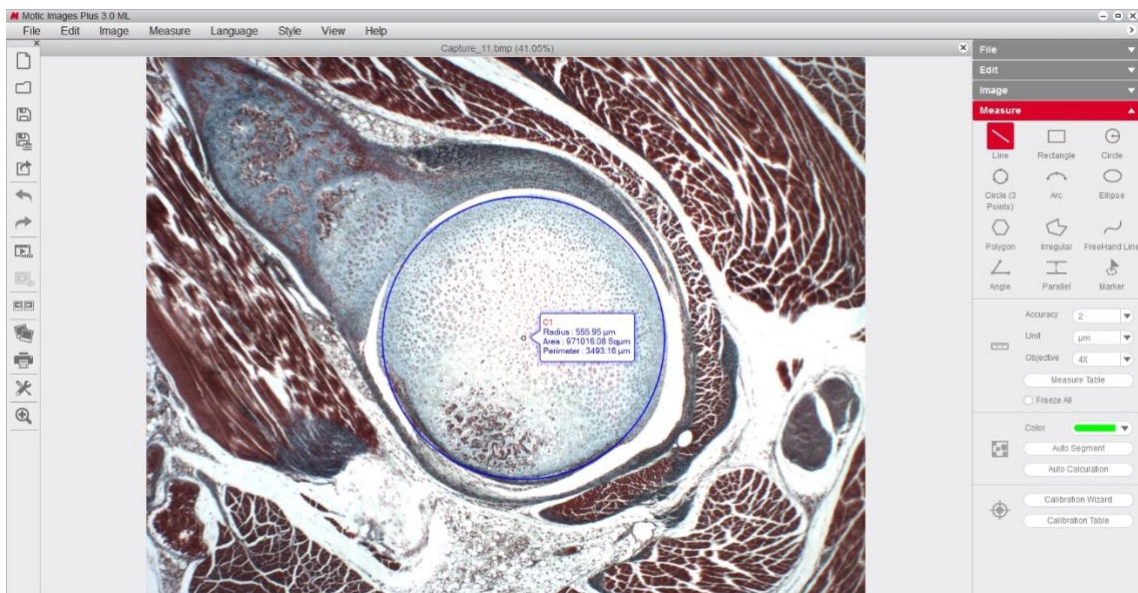

Pour consulter d'autres guides pour apprendre les différentes fonctions de notre logiciel  
Visitez notre web [www.moticamseries.com](http://www.moticamseries.com)

Vous pouvez également contacter notre Département Digital Support en écrivant un email à l'adresse suivante : [digital.support@moticeurope.com](mailto:digital.support@moticeurope.com)