



Cómo elegir el objetivo correcto en la tabla de calibración (después de captura)

***NOTA:** Después de calibrar el software (FAQ 2 How to calibrate with dot) deberemos elegir en la lista de objetivos, el objetivo calibrado previamente, por ejemplo: **4x- Motic**


1. Una vez tengamos la calibración hecha y realicemos la primera medición es posible que estas medidas no sean correctas.

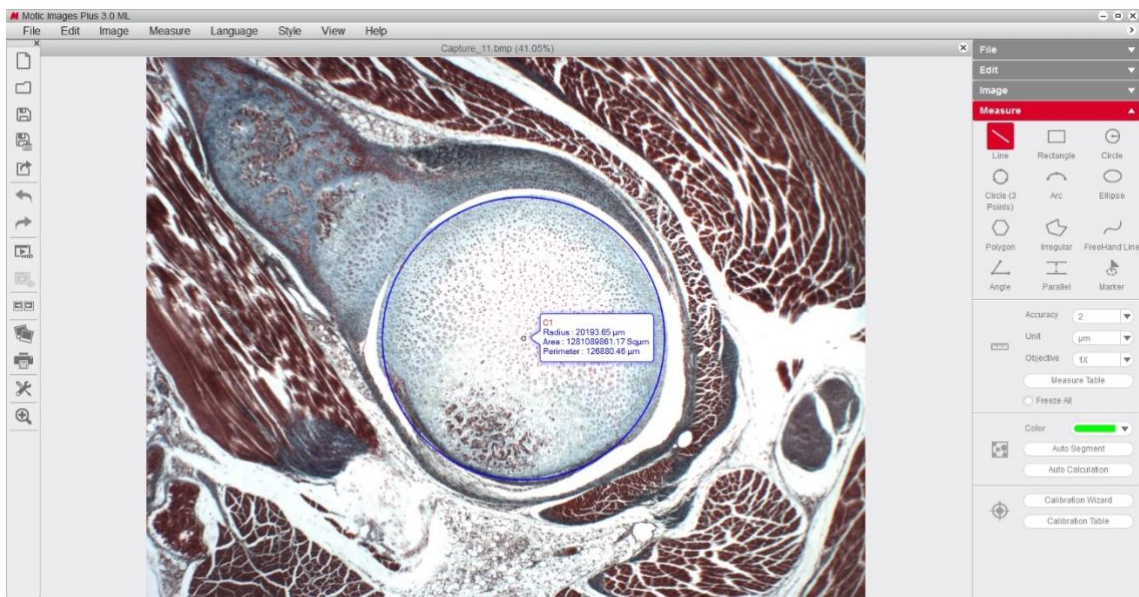


2. Debemos ir al apartado de mediciones en la parte derecha del software, verá que en la parte inferior hay una opción que es: **Tabla de calibración**.

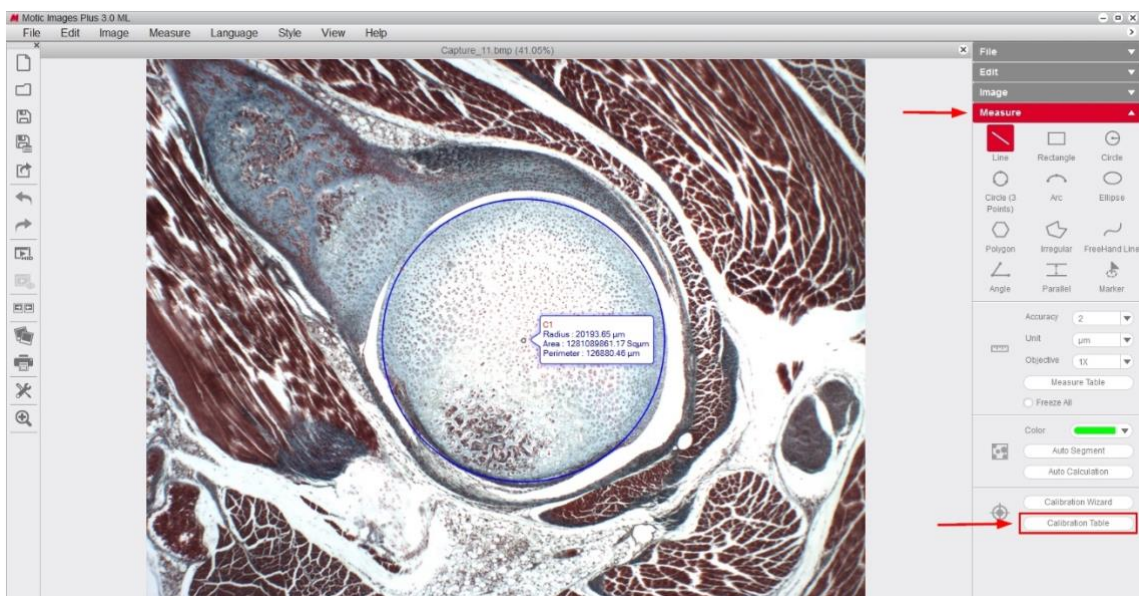

- En esta tabla nos aparecerán algunos objetivos por defecto (no calibrados) y las nuevas calibraciones que nosotros hayamos hecho, seleccionaremos el objetivo que nosotros hemos calibrado (**por ejemplo 4x-Motic**) siendo el mismo con el que hemos capturado la imagen.

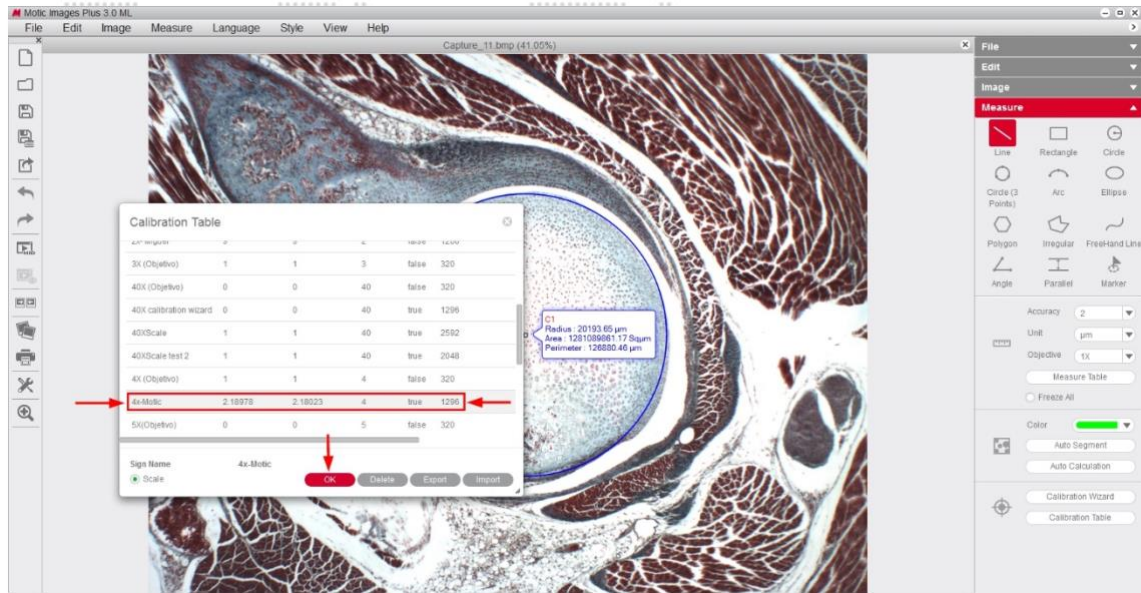

- Veremos que en la medición realizada, después de seleccionar el objetivo calibrado, las medidas cambian y ahora son correctas.

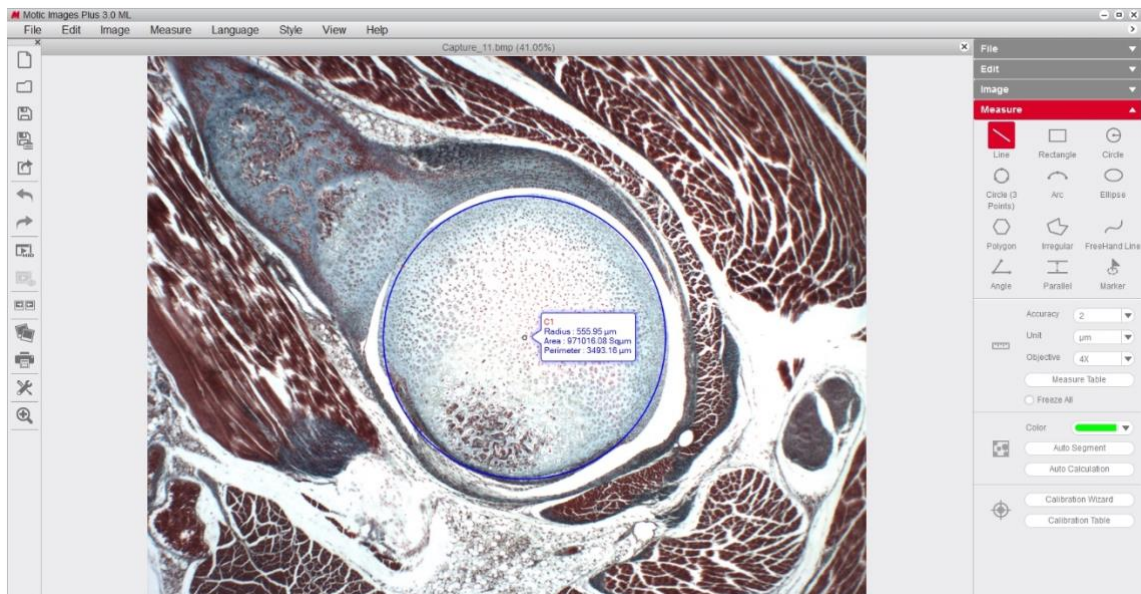

Para ver más manuales y aprender sobre las diferentes funciones de nuestro software, visite nuestra web www.moticamseries.com

También puede contactar con nuestro Departamento Digital enviando un e-mail a la siguiente dirección: digital.support@moticEurope.com