



Wie benutzt man die Kalibriertabelle (bei gespeichertem Bild)?

Nach der Kalibrierung (FAQ 2: Wie kalibriert man mit dem Punkt?) muss auf die Kalibriertabelle zugegriffen werden, um Messungen durchzuführen und Gitternetz sowie Maßstabsbalken korrekt einzustellen.


1. Nach Kalibrierung und Messung kann der eingeblendete Zahlenwert inkorrekt sein. In diesem Fall ist die falsche Kalibrierung aktiv.

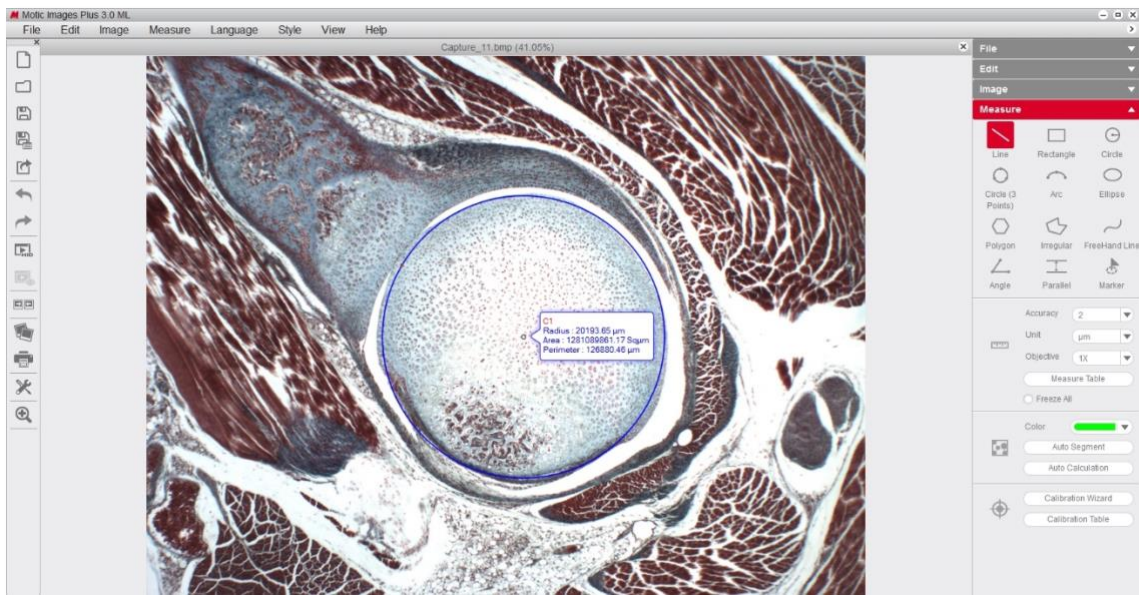


2. Gehen Sie zu **“Messung”** und klicken auf **“Kalibriertabelle”**.

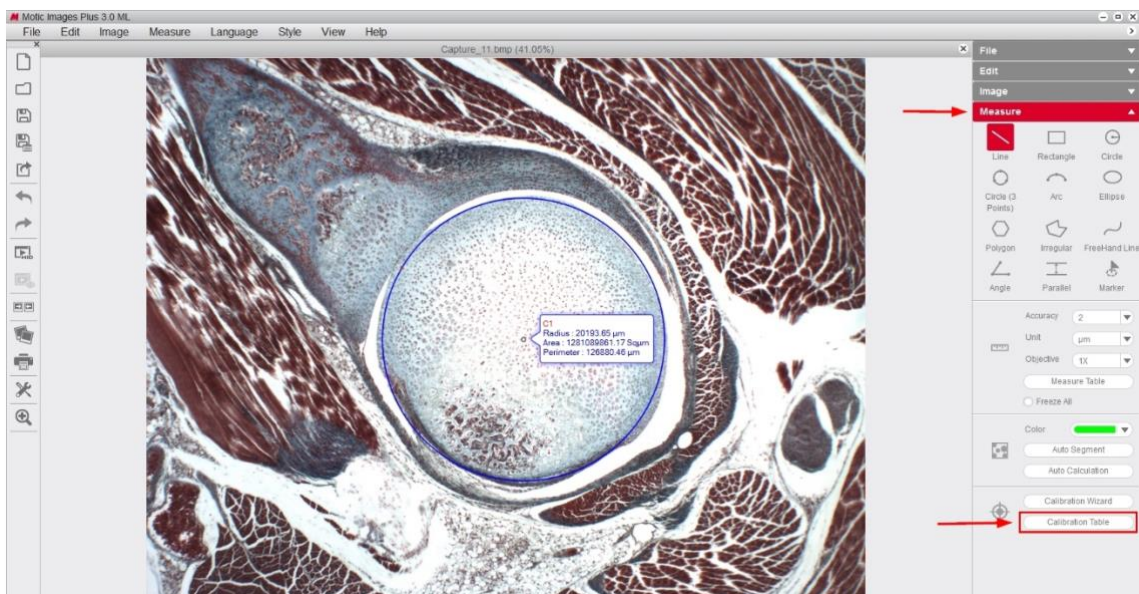

3. In dieser Tabelle sind per Default einige Objektive eingetragen, die jedoch nicht kalibriert sind, sowie alle eigenen Kalibrierungen. Wählen Sie das Objektiv (und damit die eigene Kalibrierung) aus, welches auch dem zu vermessenden Bild zugrunde liegt (z.B. 4X_Motic).

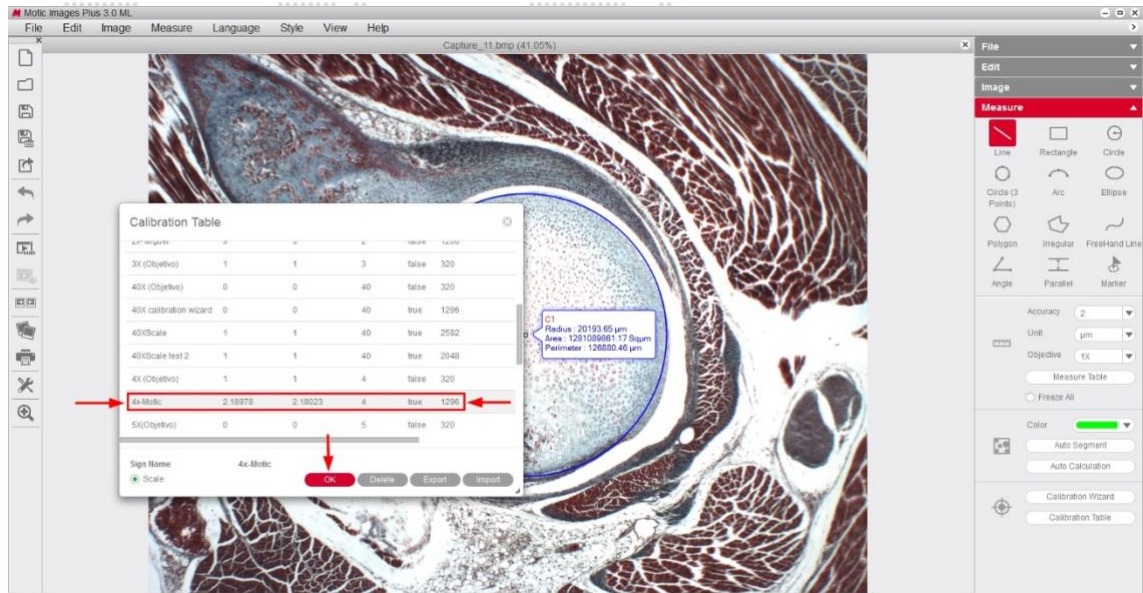

4. Mit der Aktivierung der zutreffenden Kalibrierung ändert sich der Zahlenwert für die Messung.

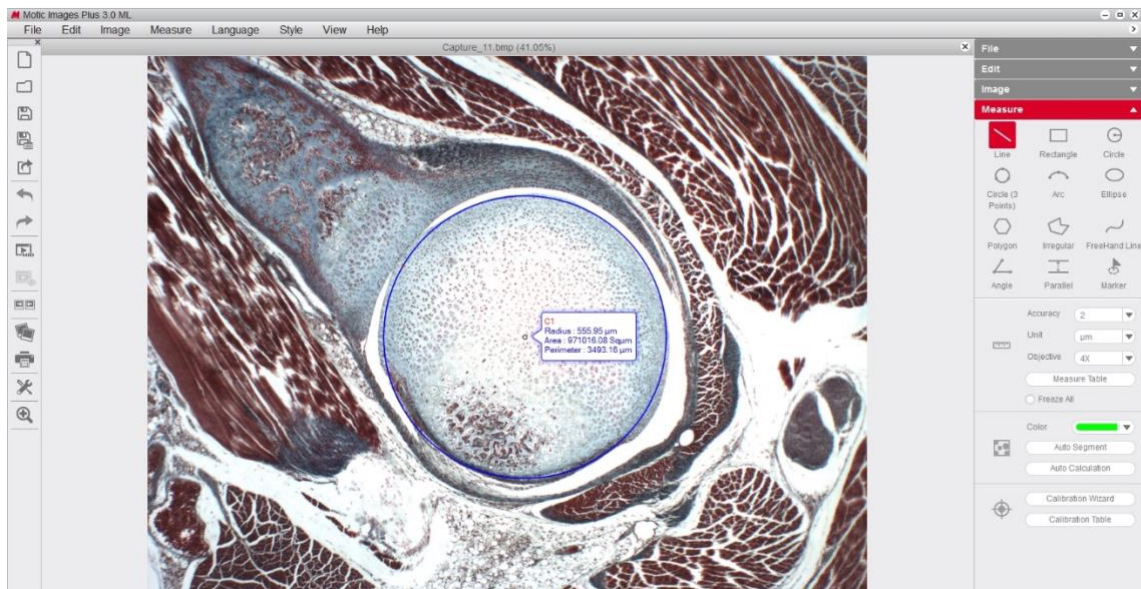

Weitere Hilfestellung zur Software liefert unsere Website
www.moticamseries.com

Unser Digitaler Support ist per Mail zu erreichen unter
digital.support@moticEurope.com