


Come scegliere l'obiettivo corretto nella tavola di calibrazione (misurazioni live)

***NOTA:** Dopo aver calibrato il software (FAQ 2: Come calibrare con un punto) bisogna scegliere nella tavola di calibrazione l'obiettivo calibrato previamente. Ad esempio: **4x-Motic**

1. Dopo aver realizzato la calibrazione ed effettuato la prima misurazione, è possibile che la misurazione risulti incorretta.



2. Nella barra degli strumenti nella parte superiore del software appariranno alcuni obiettivi predeterminati (non calibrati), così come le nuove calibrazioni da noi realizzate. Bisogna scegliere la calibrazione corrispondente all'obiettivo che si sta utilizzando, per esempio **4x- Motic**. In questo modo la misurazione effettuata risulterà corretta.

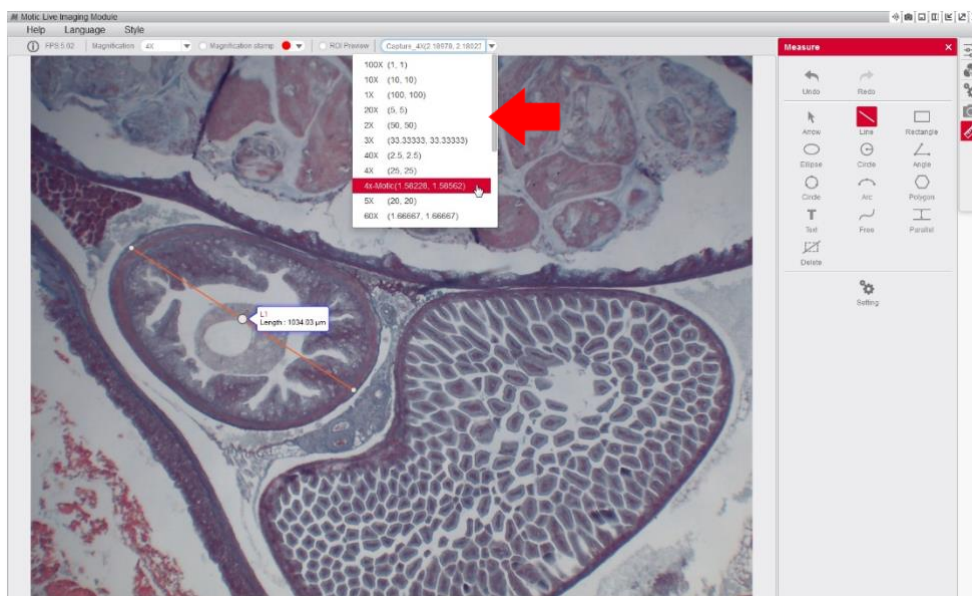

Per visualizzare altri manuali e saperne di più sulle diverse funzioni del nostro software, visitare il sito www.moticamseries.com

Potete contattare direttamente il nostro servizio di Supporto Digitale mandando un'e-mail a quest'indirizzo: digital.support@moticeurope.com