


## Comment choisir le bon objectif dans la table de calibration (mesure en live)

**\*NOTE:** Après avoir calibré le logiciel (FAQ 2 Comment calibrer avec un point), sélectionnez dans la liste des objectifs, l'objectif calibré auparavant, par exemple : **4x- Motic**

1. Après avoir réalisé la calibration, et fait une première mesure, il est possible que cette mesure soit erronée.



- En haut de la barre d'outils du logiciel, il apparaît une liste incluant certains objectifs listés par défaut (qui ne sont pas calibrés), ainsi que le nouvel étalonnage que vous aurez réalisé. Sélectionnez le même objectif que vous avez utilisé, et déjà étalonné, par exemple **4X-Motic**. Vous constaterez que désormais les mesures sont correctes.

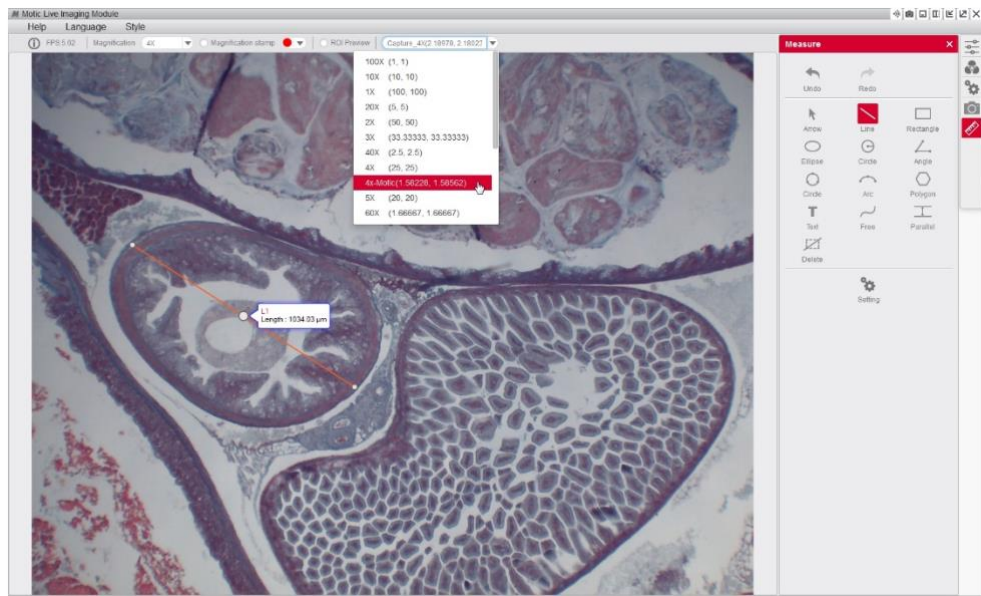

Pour consulter d'autres guides pour apprendre les différentes fonctions de notre logiciel  
Visitez notre web [www.moticamseries.com](http://www.moticamseries.com)

Vous pouvez également contacter notre Département Digital Support en écrivant un  
email à l'adresse suivante : [digital.support@moticEurope.com](mailto:digital.support@moticEurope.com)