



Come cambiare la strategia di esposizione

***NOTA:** L'opzione che permette di modificare la “strategia di esposizione” attraverso il software per ottenere un'immagine live più rapida può essere soggetta ad altri fattori che possono influire, come la quantità d'illuminazione ricevuta dal sensore della videocamera o le caratteristiche del proprio computer.


1. Per accedere alle opzioni di “**Strategia di esposizione**” bisogna andare alle impostazioni avanzate della videocamera dal Modulo Motic Live Imaging.

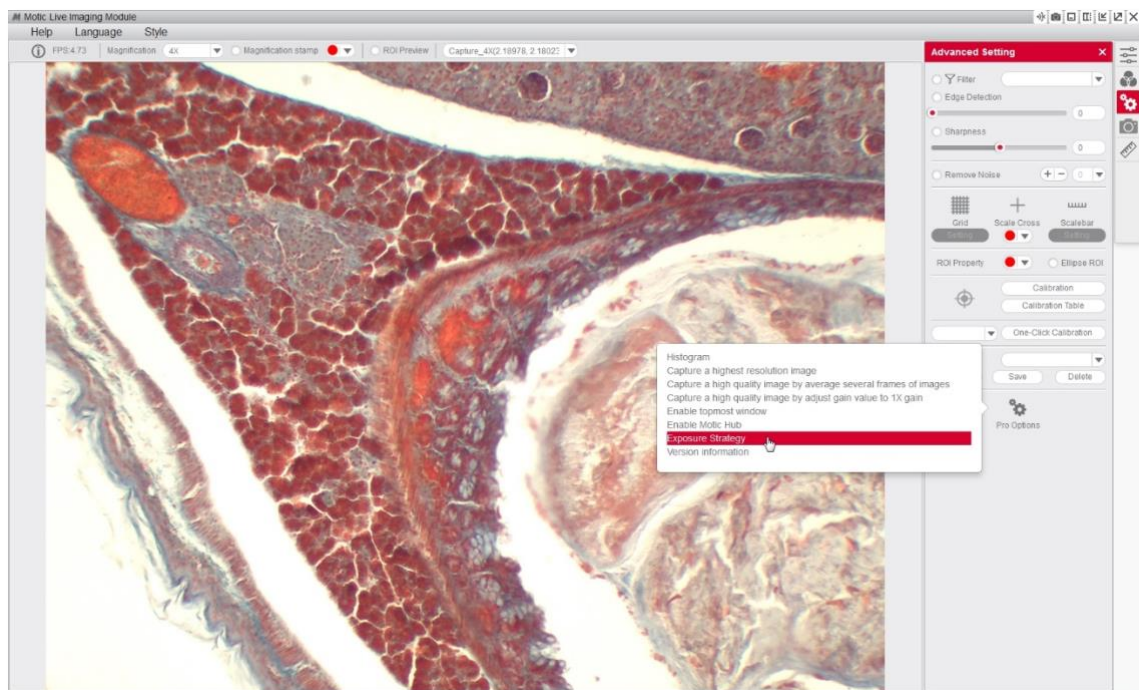

2. Apparirà una finestra con 3 opzioni.

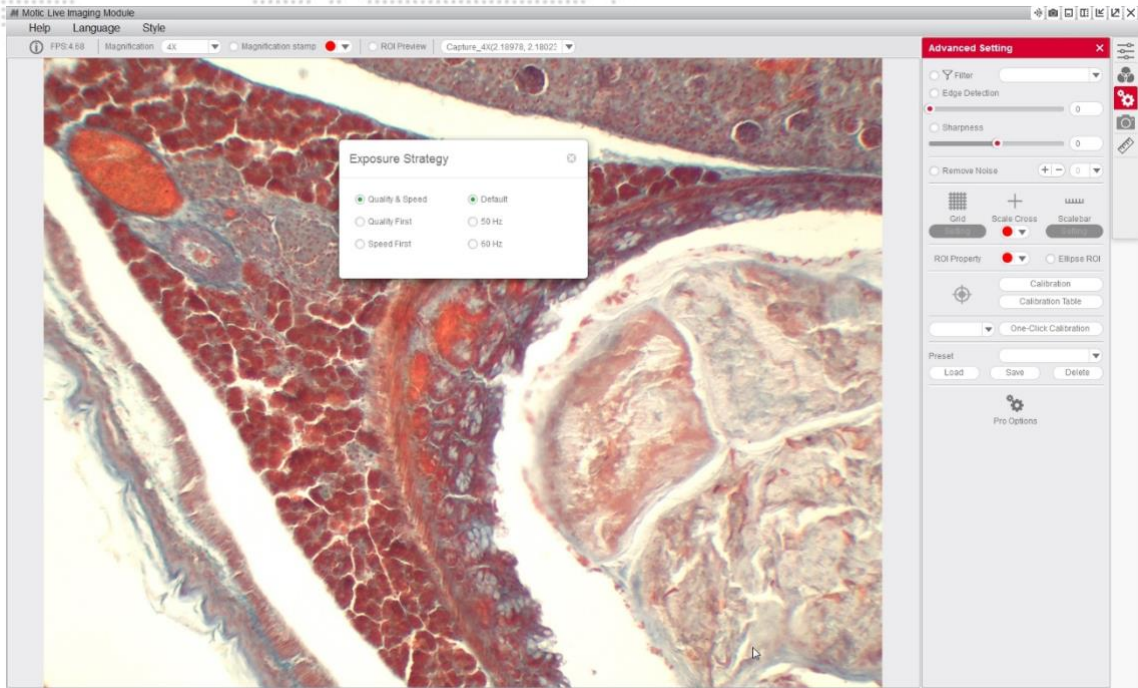

- **Quality & Speed:** Qualità dell'immagine media e velocità di risposta media (Raccomandato per strumenti di gamma intermedia).
- **Quality First:** Qualità dell'immagine elevata e velocità di risposta lenta. (Raccomandato per strumenti di alta gamma).
- **Speed First:** Qualità dell'immagine bassa e velocità di risposta elevata. (Raccomandato per strumenti di gamma bassa)

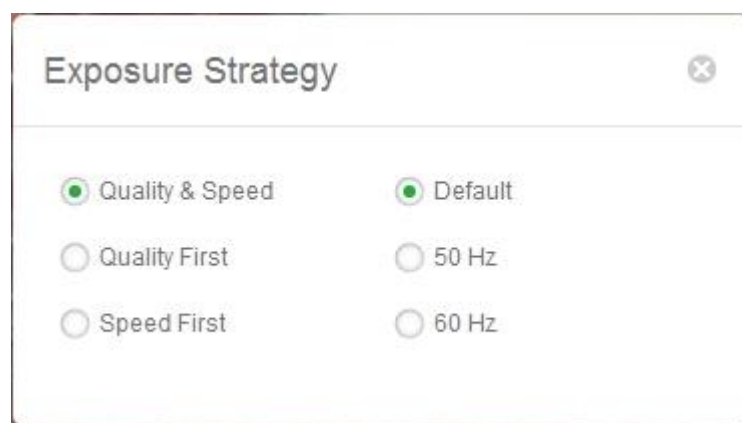

Per visualizzare altri manuali e saperne di più sulle diverse funzioni del nostro software, visitare il sito www.moticamseries.com

Potete contattare direttamente il nostro servizio di Supporto Digitale mandando un'e-mail a quest'indirizzo: digital.support@moticeurope.com